



Manufactured By: HYPHEN BioMed

Purified bovine Fibrinogen
Fibrinogène bovin purifié
Vial of 10 mg/flacon de 10 mg
Set of 6x10 mg / Coffret de 6x10 mg

Ref. ABP101O / ABP101K

STORE AT
2-8 °C

For research use only



Uniquement à usage de recherche

CONSERVER A
2-8 °C

Origin:

Highly purified from citrated bovine plasma

Presentation:

ABP101O: 1 Vial containing approximately 10 mg of highly purified bovine fibrinogen.

ABP101K: Set of 6 vials of 10 mg each containing approximately 10 mg of highly purified bovine fibrinogen.

Reconstitution:

Each vial must be restored with 1 ml distilled water. The solution can be diluted to the desired concentration when required.

Excipients:

- Glycine, trisodium citrate and sodium veronal buffer
- 45 mg sodium chloride/vial

Purity:

One major band of 340,000 daltons on SDS-PAGE. This fibrinogen has a clottability $\geq 98\%$.

Activity:

Tested for the clotting activity induced by thrombin. When the fibrinogen, at 5 mg/ml (100 μ l), is clotted by bovine thrombin, at 5 NIH/ml (100 μ l), the clotting time must be ≤ 12 sec.

Viral safety:

The plasma used for fibrin purification was tested with registered methods and found negative for bovine infectious diseases, notably for the bovine spongiform encephalopathy. However, no assay may warrant the total absence of infectious agents. Any product of bovine origin must then be handled with all the required cautions, as being potentially infectious.

Use:

For in vitro use only.
All research studies and protocols where a source of highly purified bovine fibrinogen is necessary.

Stability:

- Restored :**
- 48 hours at room temperature
 - 48 hours at 2-8 °C

Lyophilized : Until the expiration date printed on the vial.

Origine :

Protéine hautement purifiée extraite de plasma bovin citraté.

Présentation :

ABP101O : 1 flacon contenant environ 10 mg de fibrinogène bovin.

ABP101K : coffret de 6 flacons contenant environ 10 mg de fibrinogène bovin.

Reconstitution:

Chaque flacon doit être reconstitué par 1 ml d'eau distillée. Ce fibrinogène peut être dilué à la concentration requise, si nécessaire.

Excipients :

- Glycine, trisodium citrate et véronal sodique.
- 45 mg de chlorure de sodium/flacon

Pureté :

Bande principale de 340 000 daltons sur SDS-PAGE. Ce fibrinogène a une coagulabilité $\geq 98\%$.

Activité :

Testé pour l'activité coagulante induite par la thrombine. Lorsque le fibrinogène, à 5 mg/ml (100 μ l), est coagulé par la thrombine bovine à 5 NIH/ml (100 μ l) le temps de coagulation doit être ≤ 12 sec.

Sécurité virale :

Le plasma utilisé pour la purification de la fibrine a été testé par des méthodes enregistrées et est certifié exempt de toute trace de maladie infectieuse bovine, et notamment de l'encéphalopathie spongiforme bovine. Toutefois, aucune méthode ne permettant d'exclure totalement le risque d'agent pathogène, ces produits doivent être manipulés avec toutes les précautions requises pour l'utilisation de produits potentiellement infectés.

Utilisation :

Utilisation *in vitro* exclusivement.
Toutes les études ou protocoles dans lesquels l'utilisation d'une source de fibrinogène bovin hautement purifié est nécessaire.

Stabilité du flacon:

- Reconstitué :**
- 48 heures à température ambiante
 - 48 heures à 2-8 °C

Lyophilisé : Jusqu'à la date de péremption indiquée sur le flacon.

Rev 080213
D.750.09/BP/1010-101K



6560 Gove Court • Mason, OH 45040

Phone: 513.770.1991

Toll Free: 866.783.3797

Fax: 513.573.9241

Email: info@aniara.com

www.aniara.com

Purified bovine Fibrinogen

Fibrinogène bovin purifié

Vial of 10 mg/flacon de 10 mg
Set of 6x10 mg / Coffret de 6x10 mg

Ref. ABP101O / ABP101K

STORE AT
2-8 °C

Lot:



Expiration:

CONSERVER A
2-8 °C

ANALYSIS CERTIFICATE

ANALYTICAL DATA	SPECIFICATIONS
1. <u>Protein Content</u> (Lowry method; A280 nm) mg/vial	> 9 mg/vial
2. <u>SDS-PAGE</u> (5 % acrylamide) 1 single band of about daltons	1 major band of about 340,000 daltons
3. <u>Clotting time</u> (5 NIH/ml Thrombin) sec	≤12 sec
4. <u>Coagulability</u> %	≥ 98%

CERTIFICAT D'ANALYSE

RESULTATS D'ANALYSE	SPECIFICATIONS
1. <u>Teneur protéique</u> (Méthode Lowry; D0280 nm) mg/flacon	> 9 mg/flacon
2. <u>SDS-PAGE</u> (5 % acrylamide) 1 bande d'environ..... daltons	1 bande principale ≈ 340 000 daltons
3. <u>Temps de coagulation</u> (Thrombine 5 NIH/ml) sec	≤12 sec
4. <u>Coagulabilité</u> %	≥ 98%

DATE :

CONCLUSIONS : Passed/Conforme Refused/Non-conforme

Quality Control Manager
Responsable contrôle qualité