

Prekallikrein Deficient Plasma

Plasma déficient en Prékallikréine

Vial of 1 mL/flacon de 1 ml (DP310A)
Set of 6x1mL / Coffret de 6x1 ml (DP310K)

Ref. DP310A/DP310K

STORE AT
2-8 °C

FOR RESEARCH USE ONLY.
NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC
PROCEDURES.



POUR LA RECHERCHE UNIQUEMENT.
NE PAS UTILISER DANS LES
PROCEDURES DE DIAGNOSTIC.

CONSERVER A
2-8 °C

Origin:

Citrated human plasma, deficient for Prekallikrein, Immuno-depleted.

Presentation:

1 mL vial, lyophilized.

Characteristics:

This plasma is deficient for Prekallikrein (<1%), whereas all the other coagulation factors are within about the normal range (> 50%).

Excipients:

- Glycine, Stabilizers.

Viral safety:

Plasmas used for Prekallikrein Deficient Plasma preparation were tested with registered methods and found negative for HIV antibodies, HBs Ag and HVC antibodies. However, no assay may warrant the total absence of infectious agents. Any product of human origin must then be handled with all the required cautions, as being potentially infectious.

Use:

Lyophilized, human citrated plasma, deficient for Prekallikrein, for any protocol or research study where a source of human Prekallikrein deficient plasma is required. **This kit is for research use only and should not be used for patient diagnosis or treatment.**

Reagent Preparation:

- Restore the vial with 1mL distilled water
- Leave for 15 min at room temperature
- Mix gently until complete dissolution of the content.

When opened and protected from any contamination, the reconstituted plasma is stable for:

- 8 hours at room temperature (18-25 °C)
- 24 hours at 2-8 °C
- 2 months, frozen in its original vial, or in a plastic tube (before use, thaw in a water bath at 37 °C, for at least 15 min).

Reagent stability:

In its original vial, and before any use, when stored at 2-8 °C, the reagent is stable until the expiration date printed on the label.

- Restored:**
- 8 hours at room temperature
 - 24 hours at 2-8 °C
 - 2 months frozen at -20 °C or below

Lyophilized: Until the expiration date printed on the vial.

Origine :

Plasma humain citraté, déficient en Prékallikréine, immuno-déplété.

Présentation :

Flacon de 1 ml, lyophilisé.

Caractéristiques :

Ce plasma est déficient pour la Prékallikréine de la coagulation (<1%), tandis que tous les autres facteurs sont sensiblement dans la zone normale (> 50%).

Excipients :

- Glycine, Stabilisants.

Sécurité virale :

Les plasmas utilisés pour la préparation de ce réactif ont été testés par des méthodes enregistrées et sont certifiés exempts pour l'anticorps VIH, le Hbs Ag et l'anticorps VCH. Toutefois, aucune méthode ne permettant d'exclure totalement le risque d'agent pathogène, ces produits doivent être manipulés avec toutes les précautions requises pour l'utilisation de produits potentiellement infectés.

Utilisation :

Plasma humain citraté, lyophilisé, déficient en Prékallikréine de la coagulation, obtenu par immuno-adsorption, proposé pour tout protocole ou tout travail de recherche où une source de plasma humain déficient en Prékallikréine est nécessaire. **Ce coffret est à usage de recherche uniquement et ne doit pas être utilisé pour le diagnostic ou le traitement du patient.**

Préparation du réactif :

- Reconstituer le flacon avec 1ml d'eau distillée
- Laisser stabiliser 15mn à température ambiante
- Mélanger délicatement jusqu'à dissolution totale du réactif.

Après ouverture, et protégé de toute contamination, le plasma ainsi reconstitué est stable :

- 8 heures à température ambiante (18-25 °C)
- 24 heures à 2-8 °C
- 2 mois, conservé congelé dans son flacon d'origine ou dans un tube plastique (avant utilisation, le décongeler pendant 15mn dans un bain-marie à 37 °C).

Stabilité du flacon :

Dans son flacon d'origine, et avant utilisation, le réactif est stable jusqu'à la date d'expiration indiquée sur l'étiquette de flacon, lorsque celui-ci est conservé à 2-8 °C.

- Reconstitué :**
- 8 heures à température ambiante
 - 24 heures à 2-8 °C
 - 2 mois congelé à -20 °C ou moins

Lyophilisé : Jusqu'à la date de péremption indiquée sur le flacon.

Prekallikrein Deficient Plasma Plasma déficient en Prékallikréine

Vial of 1 mL/flacon de 1 ml (DP310A)
Set of 6x1mL / Coffret de 6x1 ml (DP310K)

Ref. DP310A/DP310K

STORE AT
2-8°C

CONSERVER A
2-8°C



BioHazard

Lot :

Expiration :

ANALYSIS CERTIFICATE / CERTIFICAT D'ANALYSE

| ANALYTICAL DATA RESULTATS D'ANALYSE | | SPECIFICATIONS SPECIFICATIONS |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | <u>Prekallikrein / Prékallikréine</u> | |
| | PT: Sec. | 12 ± 2 Sec. |
| | APTT: Sec. | > 50 Sec. |

CONCLUSIONS

DATE :

Passed/Conforme

Refused/Non-conforme

Quality Control Manager
Responsable contrôle qualité

